

Manuelle Abfüllung

Schließen Sie das Schlauchsystem an und nehmen Sie das Ausströmröhrchen in die Hand. Stellen Sie das Abfüllgewicht, die Anzahl der Abfüllungen und die Intervallzeit ein. Drücken Sie auf START und der DILUMATIC-M2 dosiert exakt die eingestellte Menge Flüssigkeit in ein Reservoir (z.B. Reagenzglas oder Petrischale) und wiederholt dies mit der eingestellten Intervallzeit so oft, bis die eingestellte Endmenge erreicht ist.

Das unten stehende Video gibt Ihnen eine deutliche Vorstellung dieser Funktion:

{wmv}manueel-afvullen{/wmv}