

Karussellabfüllung

Schließen Sie das Schlauchsystem an und bringen Sie das Ausströmröhrchen im Dosierarm an. Stellen Sie den Karussellhalter auf das Wiegetableau und stellen Sie das Abfüllgewicht und die Anzahl der abzufüllenden Reagenzgläser ein. Drücken Sie auf START und der Dosierarm dreht maximal nach links. Stellen Sie das Karussell mit den Reagenzgläsern in den Karussellhalter und drücken Sie auf Start. Der Dosierarm dreht über den mittleren Ring und die Pumpe dosiert exakt die eingestellte Menge Flüssigkeit in das erste Reagenzglas. Danach dreht das Karussell eine Reagenzglasposition weiter und dosiert erneut. Diese Handlung wiederholt sich bis das letzte Reagenzglas des Ringes gefüllt ist.

Danach dreht der Dosierarm über den 2., 3., 4. und letztendlich den 5. Ring (maximal 114 Reagenzgläser). Wenn die eingestellte Anzahl Reagenzgläser abgefüllt ist, dreht der Dosierarm wieder maximal nach links und das Karussell kann entfernt werden.

Das unten stehende Video gibt Ihnen eine deutliche Vorstellung dieser Funktion:

{wmv}carrousel-afvullen{/wmv}