

Pipettieren

Stellen Sie den Kombinationspumpenkopf für eine optimale Genauigkeit für diese kleinen Mengen und legen Sie das dazu bestimmte Schlauchsystem im doppelten Pumpkopf ein. Schließen Sie den Stecker des Handgriffs an den DILUMATIC-M2 an und stellen Sie das Aufnahme- und Dosiervolumen ein (z.B. 1 ml und 0,1 ml).

Legen Sie eine Pipette in den Handgriff. Das LED auf dem Handgriff leuchtet jetzt rot auf (Aufnahme aktiv). Legen Sie die Pipette nun in die Aufnahme Flüssigkeit und drücken Sie auf den roten Aufnahmeknopf des Handgriffs. Die Pipette saugt die eingestellte Flüssigkeit aus dem Reservoir auf. Das LED des Handgriff wird jetzt grün (Dosieren aktiv).

Drücken Sie auf eine der beiden Dosiertasten des Handgriffs und das eingestellte Dosiervolumen, z.B. 1 ml, wird dosiert. Drücken Sie auf die andere grüne Dosiertaste und das zweite Dosiervolumen, z.B. 0,1 ml, wird dosiert. Abhängig vom Verhältnis von Aufnahme- und Dosiervolumen wird diese Handlung wiederholt.

Halten Sie die Zurückgabetaaste gedrückt und der Flüssigkeitsrest wird aus dem Strohhalm dosiert.

Das unten stehende Video gibt Ihnen eine deutliche Vorstellung dieser Funktion:

{wmv}pipetteren{/wmv}